

Kurzbetriebsanleitung

Elektronische KERN Waagen, ausgenommen Kran- und Hängewaagen



Detaillierte Infos siehe Betriebsanleitung in weiteren Sprachen (z.B. Englisch) online unter www.kern-sohn.com/manuals.



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
- Waage ist zur Verwendung als „nichtselbsttätige Waage“ vorgesehen.
- Keine Dauerlast auf der Wägeplatte belassen.
- Nicht für dynamische Verwiegungen verwenden.
- Stöße und Überlastungen unbedingt vermeiden.
- Niemals in explosionsgefährdeten Räumen betreiben.
- Waage darf nicht konstruktiv verändert werden.

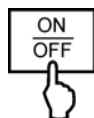


- Vor Anschluss des Netzadapters prüfen, ob der aufgedruckte Spannungswert mit der örtlichen Netzspannung übereinstimmt.



- auf feste, erschütterungsfreie und möglichst horizontale Lage achten.
- übermäßigen Temperaturschwankungen, direkte Sonnenbestrahlung, Zugluft und statische Aufladung vermeiden.
- vor hoher Luftfeuchtigkeit, Dämpfen und Staub schützen.

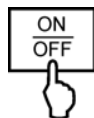


Einschalten

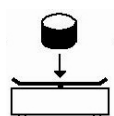
8.8.8.8.8



0.00 g

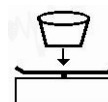
Ausschalten

OFF

**Wägen**

0.00 g

17.37 g

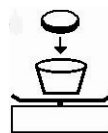
Tarieren

0.00 g



21.01 g

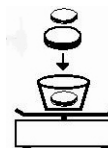
0.00 g



17.37 g



0.00 g



77.03 g



-38.38 g



0.00 g